

病毒保存液(灭活型,无胍盐,红色)

产品简介:

病毒保存液主要用于组织、细胞病理学分析样本的保存, 不仅包括冠状病毒、流感病毒、手足口病毒、麻疹风疹病毒, 也包括其他类别的病毒和支原体、脲原体, 在储存及运输过程中能够保持病毒核酸的完整性。

Leagene 病毒保存液(灭活型,无胍盐,红色)含 pH 缓冲剂、胍盐、渗透压维持剂、抗生素、防腐剂、酚红等, 将采集到的具有代表性的病毒保存于本产品后进行核酸 RNA 或 DNA 的提取, 能保存细胞或病毒的完整性。将鼻、咽拭子置于病毒保存液后, 胍盐的替代物可有效抑制核酸酶活性, 可以保护核酸 RNA 免受 RNA 酶的降解, 以及保护脱氧核糖核酸 DNA 免受 DNA 酶的降解; 联合使用多种抗生素和防腐剂使该产品具有较强的抗细菌和抗真菌作用; 酚红可用于监测和指示溶液的 pH 状态, 在一些特定的实验中, 如果存在对酚红敏感的应用 (例如某些细胞培养或分子生物学实验), 可能需要考虑使用不含酚红的保存液或培养基。该产品仅用于科研领域, 不适用于临床诊断或其他用途。

产品组成:

名称 \ 编号	CC0520	Storage
病毒保存液(灭活型,无胍盐,红色)	500ml	RT
使用说明书	1 份	

操作步骤(仅供参考):

- 1、根据不同目的, 用采样拭子或其他工具在相应的部位进行病毒采样;
- 2、病毒样本采集后, 将样品直接加入含有 0.5-1ml 病毒样品常规保存液的采样管中进行保存, 然后置于相应温度条件下保存备用, 可 2~8℃短时间(不超过 48 小时)保存和运输。

注意事项:

- 1、处理鼻涕液或痰液标本时, 应注意充分稀释和混匀。
- 2、采集标本必须保证新鲜, 以免细胞自溶。
- 3、本试剂对眼睛和皮肤有一定的刺激性, 若不慎溅入眼睛即用清水冲洗。
- 4、本产品仅用于科研领域, 不适用于临床诊断或其他用途。
- 5、为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。

有效期：12 个月有效。

相关产品：

产品编号	产品名称
CC0005	磷酸缓冲盐溶液(1×PBS,无钙镁)
CZ0047	任氏液(Ringer's Solution)
CZ0063	改良台氏液(Tyrode's Solution)
DH0006	苏木素伊红(HE)染色液(醇溶)
TE0002	碱性磷酸酶(ALP)检测试剂盒(PNP 微板法)