

## 瑞氏染色液(Wright Stain,即用型)

### 产品简介:

瑞氏色素是酸性染料伊红(Eosin)和碱性染料亚甲蓝(Methylene Blue)组成的复合染料,对原生质的染色有很好的区别作用。各种细胞成分化学性质不同,对各种染料的亲和力也不一样,如血红蛋白、嗜酸性颗粒为碱性蛋白质,与酸性染料伊红结合,染粉红色,称为嗜酸性物质;细胞核蛋白、淋巴细胞、嗜碱性粒细胞胞质为酸性,与碱性染料结合后,染紫蓝色或蓝色,称为嗜碱性物质;中性颗粒呈等电状态与伊红和美蓝均可结合,染淡紫红色,称为嗜中性物质。原始红细胞、早幼红细胞胞质、核仁含较多酸性物质,染成较浓厚的蓝色;中幼红细胞既含酸性物质,又含碱性物质,染成红蓝色或灰红色;完全成熟红细胞,酸性物质彻底消失后,染成粉红色。瑞氏染液为蓝色澄明液体,有甲醇特异香味,主要由美蓝、伊红、甲醇等组成,其中甲醇的作用是溶解美蓝和伊红以及固定细胞形态。

Leagene Wright Stain 以进口瑞氏色素为主要原料,通过研磨配制而成,能呈现出清晰的细胞染色效果。该染液的特点:由高浓度瑞氏色素、衬色剂组成,不含磷酸盐缓冲液,直接使用,染液中加微量中性甘油,防止甲醇挥发或氧化,同时也可使血细胞染色较清晰,经常用于血液和细胞涂片、骨髓细胞涂片、细菌染色;细胞质呈红色,细胞核及细菌呈蓝色,嗜酸性颗粒呈橘红色。该试剂仅用于科研领域,不适用于临床诊断或其他用途。

### 产品组成:

| 名称                | 编号 | DM0004 | DM0004 | Storage |
|-------------------|----|--------|--------|---------|
|                   |    |        |        |         |
| Wright Stain(即用型) |    | 100ml  | 500ml  | RT      |
| 使用说明书             |    | 1 份    |        |         |

### 自备材料:

- 1、载玻片、染色架、显微镜
- 2、蒸馏水

### 操作步骤(仅供参考):

- 1、常规方法制备血液涂片或骨髓涂片或细菌涂片,待涂片自然干燥。
- 2、将血液涂片或骨髓涂片置于染色架上。
- 3、滴加 Wright Stain 覆盖涂片,室温染色 3 ~ 10min。
- 4、用自来水或蒸馏水从玻片一端轻轻冲洗。
- 5、干燥,镜检:先用低倍镜观察血涂片,再用油镜。

**染色结果:**

|               |        |
|---------------|--------|
| 细菌、细胞核        | 蓝色     |
| 嗜酸性颗粒         | 粉红或橘红色 |
| 淋巴细胞、嗜碱性粒细胞胞质 | 紫蓝色或蓝色 |
| 完全成熟红细胞       | 粉红色    |

**注意事项:**

- 1、血液涂片或骨髓涂片应厚薄均匀，以免影响染色效果。
- 2、涂片染色中，请勿先去除染液或直接对涂片用力冲洗；不能先倒掉染液，以免染料沉着于涂片上。
- 3、染色液可重复使用，但不能多次重复，若有沉淀物应过滤后使用。
- 4、染色过深可用甲醇或酒精适当脱色，最好不复染。
- 5、如果染色过深或过浅，应调整染色时间或工作液浓度。
- 6、pH 值对染色有一定影响，载玻片应清洁、无酸碱污染，以免影响染色效果。
- 7、为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

**有效期:** 24 个月有效。

**相关产品:**

| 产品编号   | 产品名称                      |
|--------|---------------------------|
| CC0130 | 胰蛋白酶-EDTA 溶液(0.25%:0.02%) |
| DC0032 | Masson 三色染色液              |
| DF0111 | 组织固定液(10% NBF)            |
| DM0015 | 标准革兰氏染色液                  |
| PW0053 | Western 抗体洗脱液(碱性)         |
| TC0713 | 葡萄糖检测试剂盒(GOD-POD 比色法)     |