

沙黄/藏红 T 水溶液(0.5%)

产品简介:

沙黄/藏红 T 水溶液(0.5%)主要由沙黄、去离子水组成, 可用于布氏杆菌染色或其他用途。该试剂仅用于科研领域, 不适用于临床诊断或其他用途。

产品组成:

名称	编号	Storage
	DM0069	
沙黄/藏红 T 水溶液(0.5%)	100ml	RT
使用说明书	1 份	

自备材料:

- 1、载玻片、盖玻片、光学显微镜、酒精灯

操作步骤(仅供参考):

- 1、涂片: 载玻片编号, 于载玻片中央滴加 2~3 滴沙黄/藏红 T 水溶液(0.5%), 加热至出现蒸汽, 约 0.5~1min。
- 2、加盖洁净的盖玻片, 轻轻按压制成压片。
- 3、光学显微镜在低倍、高倍或油镜下观察细菌形态。

注意事项:

- 1、涂片之前应事先在背面做好圆圈标记, 以便判断后续试验的位置。
- 2、待检细菌培养时间会影响染色, 阳性菌培养过长或已死亡或细菌溶解, 都常呈阴性反应。
- 3、为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。
- 4、试剂开封后请尽快使用, 以防影响后续实验效果。

有效期: 12 个月有效。

相关产品:

产品编号	产品名称
DC0032	Masson 三色染色液
DF0135	组织细胞固定液(4% PFA)
TC1243	甘油三脂(TG)检测试剂盒(GPO-PAP 单试剂比色法)