

## 沙黄复染液

### 产品简介：

革兰氏染色法是丹麦医生 Christain Gram 于 1884 年所发明，是细菌学中广泛使用的一种鉴别染色法，亦是一种复染法。未经染色的细菌，由于其与周围环境折光率差别甚小，故在显微镜下极难观察，染色后细菌与环境形成鲜明对比，可以清楚地观察到细菌的形态、排列及某些结构特征，用以分类鉴定。

沙黄复染液主要由沙黄组成，多与结晶紫、碘液配合使用，检测革兰氏阳性菌和革兰氏阴性菌。该试剂仅用于科研领域，不适用于临床诊断或其他用途。

### 产品组成：

| 名称    | 编号 | DM0072 | Storage |
|-------|----|--------|---------|
|       |    |        |         |
| 沙黄复染液 |    | 100ml  | RT      |
| 使用说明书 |    | 1 份    |         |

### 自备材料：

1、载玻片、盖玻片、酒精灯、光学显微镜

### 操作步骤(仅供参考)：

- 涂片：取待检细菌于载玻片中央涂成薄层，或在载玻片上滴加少许无菌水，取菌与水混合均匀，涂成一薄层。
- 干燥：涂片后在室温下自然干燥，也可在酒精灯上略加温，使之迅速干燥。
- 固定：手持载玻片一端，标本面朝上，在酒精灯的火焰外侧快速来回移动 3~5 次，每次 1s，温度不宜过高，防止菌体蛋白变性，放置待凉后染色，也可以用甲醇或乙醇固定。
- 初染：滴加结晶紫染色液染色 1~2min，清水冲洗去染色液。
- 媒染：滴加 Gram 碘液，并覆盖载玻片，室温放置 1~2min，水洗。
- 脱色：滴加脱色液，摇动 10~30s，直至流下的脱色液不出现紫色时为止，立即用水冲去脱色液，终止反应。
- 复染：滴加沙黄复染液染色 30~60s，水洗。
- 加盖洁净的盖玻片，轻轻按压制成压片。

### 注意事项：

- 涂片之前应事先在背面做好圆圈标记，以便判断后续试验的位置。

- 2、待检细菌培养时间会影响染色, 阳性菌培养过长或已死亡或细菌溶解, 都常呈阴性反应。
- 3、为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。
- 4、试剂开封后请尽快使用, 以防影响后续实验效果。

**有效期:** 24 个月有效。

**相关产品:**

| 产品编号   | 产品名称                         |
|--------|------------------------------|
| CC0005 | 磷酸缓冲盐溶液(1×PBS,无钙镁)           |
| CS0001 | ACK 红细胞裂解液(ACK Lysis Buffer) |
| DC0032 | Masson 三色染色液                 |
| DF0111 | 组织固定液(10% NBF)               |
| DM0007 | 瑞氏-姬姆萨复合染色液                  |
| TE0002 | 碱性磷酸酶(ALP)检测试剂盒(PNP 微板法)     |